

## 核酸去除剂

货号/规格：P9121/250 ml, P9122/500 ml

### 产品组成

组分	P9121	P9122
核酸去除剂	250 ml	500 ml

### 保存条件

室温保存

### 产品特点：

安全无毒，不氧化，不腐蚀，可直接接触皮肤；快速有效去除核酸污染。

### 使用方法：

- 1) 各种台面和仪器表面的清洁：将本产品直接喷于台面和仪器表面，用普通吸水纸擦净，晾干。
- 2) 移液枪的清洁：根据移液枪说明书拆卸移液枪，将易污染核酸的部分浸放在本产品中 5-10 分钟，再用蒸馏水彻底浸泡冲洗后，晾干，装回移液枪。
- 3) 玻璃和塑料器皿的清洁：将器皿浸泡在本产品中，5-10 分钟后取出，再用蒸馏水彻底浸泡冲洗干净后，晾干备用。
- 4) 气溶胶的清洁：当实验室有轻度的气溶胶污染，可用本产品对实验室进行全面喷洒，待 1-2 小时后，配合 1:50 稀释的 84 消毒液进行地面及台面的擦拭可有效清除气溶胶污染；当实验室气溶胶污染严重时，建议处理 2-3 次。

本品仅供科学研究使用。